



Передняя панель:
MENU-кнопка (меню)
EXIT-кнопка (выход)
UP-кнопка (стрелка вверх)
DOWN-кнопка (стрелка вниз)
ENTER-кнопка (вход)
CLEAN-кнопка (мойка)



1. Поместите прибор на горизонтальной, устойчивой поверхности. Подключите шнур к разъему питания и подключите его к электрической розетке. Включите POWER на боковой панели.

2. Поместите чашку с образцом молока (летом проба должна заполнять сосуд доверху, зимой-минимум на 3/4 от объема сосуда).

3. Выберите один из видов молока (для сырого-КОРОВЬЕ) и нажмите кнопку ENTER.

4. Примерно через 60 секунд результаты появятся на дисплее, показатель температуры появляется первым, затем остальные восемь показателей (Ж-жир; Б-белок; С-сухой обезж. молочн. остаток; Л-лактоза; П-плотность (+1000); М-минер. соли; Т-точка замерзания; В-

Инструкция по проведению мойки анализатора молока
MASTER ECO

"CLEAN"-кнопка (мойка)-нажав эту кнопку необходимо из меню выбрать необходимую программу.



FAST - Быстрая промывка
DAILY - Ежедневная промывка
WEEKLY - Ежедневная промывка



1. Начало мойки: загрузите чистую холодную воду ($20\pm 5^\circ\text{C}$) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД). Начался процесс очистки трубок от продукта.



2. Загрузите чистую теплую воду ($50 \pm 5^\circ\text{C}$) и нажмите клавишу ENTER.



3. Загрузите моющий раствор DAILY CLEAN 1% и нажмите ENTER.



4. Загрузите чистую холодную воду ($20\pm 5^\circ\text{C}$) и нажмите клавишу ENTER (ВВОД). Начался процесс очистки трубок от остатков моющего. Конец мойки!!!